

Der Stativtisch mit Geräteträger DuoSta ist die saubere Hilfe bei der Probenahme



- ▶ Mit dem Stativtisch DuoSta vermeiden Sie zuverlässig die Kontamination von Probenahmezubehör und Sammelmedien am Probenahmeort.
- ▶ Auch bei engen Probenahmestellen und Probenahmen im Freien ist alles in Griffweite und nichts liegt im kontaminierten Bereich.
- ▶ Klappbar und leicht montierbar gibt DuoSta Ihnen den Platz für das Zubehör: den zweiten Sammelkopf, die Sammelmedien, den Stift, die Schere und was man noch so alles während der Probenahme benötigt.
- ▶ Ein Rand sichert die Teile auf dem Tisch vor dem Herunterfallen.
- ▶ Mit „einem Griff“ tragen Sie alles zusammen zur nächsten Probenahmestelle!
- ▶ DuoSta ist stabil und trägt bis zu 5 kg Last.
- ▶ Wir empfehlen für DuoSta das Aluminium-Dreibeinstativ 3S (mehr Informationen auf der Rückseite).



Der Aufbau von DuoSta ist schnell und einfach:



DuoSta auf Stativ montieren



Geräteträger aufstellen und fixieren



Probenahmesystem montieren - **Fertig!**

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Außenmaße in Arbeitsposition | 320 mm x 290 mm x 190 mm |
| Außenmaße in Transportposition | 320 mm x 320 mm x 45 mm |
| Taschenaußenmaße | 410 mm x 350 mm x 80 mm |
| Ablagefläche | 240 mm x 240 mm |
| Höhe Geräteträger | 170 mm über Tisch |
| Gewicht | 1,65 kg (ohne Tasche) |
| Tragkraft | 5 kg |
| Schraube Geräteträger | UNC 1/4 Zoll (Foto) |
| Stativgewinde | UNC 1/4 Zoll und UNC 3/8 Zoll |
| Artikel-Nr. | 02-112 |
| Optionales Zubehör | Schnellwechseleinrichtung und Stativ |



DuoSta wird in einer praktischen gepolsterten Umhängetasche mit Umhängeriemern geliefert. Abbildung ähnlich

Hinweise:

Die Geräte, Stative und Zubehör auf den Bildern gehören nicht zum Lieferumfang von DuoSta. Das Aluminium-Dreibeinstativ 3S und der Schnellwechseladapter sind auf der Rückseite beschrieben.

Stand 09/2020



3S steht für **Schnell** • **Stark** • **Sicher**

- **Schnell** im Aufbau und in der Montage der Probenahmegeräte
- **Stark** zum Tragen von Probenahmegeräten - Belastbarkeit: 12 kg
- **Sicher** im Stand mit dem Geräteträger DuoSta und Probenahmegerät



Schnelle Beinarrretierung mit Hebeln



Serienmäßig mit Schnellwechseladapter



Weiteres Zubehör im Lieferumfang



Lieferung mit Transporttasche



Ausdrehspeikes für sicheren Stand im Außenbereich

Technische Daten Aluminium-Dreibeinstativ 3S

| | | | |
|----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Minimale Höhe | 47 cm | Belastbarkeit | bis 12 kg |
| Maximale Höhe | 145 cm | Gewicht ohne Tasche | 1,7 kg |
| Beinarrretierung | mittels Hebeln | Beinwinkelarretierung | 3-stufig |
| Transportlänge (in Tasche) | 53 cm | Artikel-Nr. | 02-120 |
| Anschlussgewinde | 1/4 Zoll UNC | Schnellwechseladapter | im Lieferumfang |

Für den sicheren Betrieb mit Probenahmegeräten empfehlen wir den mitgelieferten Kugelkopf nicht zu verwenden!

Der Schnellwechseladapter

kein Schrauben mehr - nur noch klicken und verriegeln



Der Schnellwechseladapter





Das Unterteil wird auf den Träger von DuoSta oder auf das Stativ aufgeschraubt



Die Platte wird mit dem Gerät verbunden

Die Bedienung ist schnell und einfach:

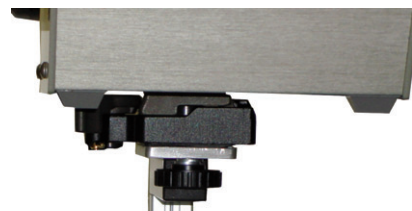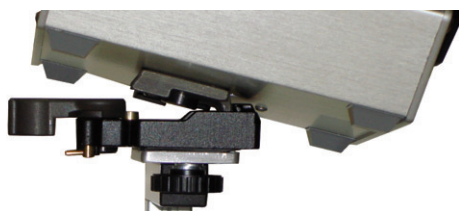

Das Gerät einseitig einhängen und waagrecht kippen, der Verschlusshebel rastet ein, prüfen und verriegeln. **Fertig!**

Technische Daten Schnellwechseladapter

| | | | |
|---------------------|--|---------------------|---------------------------|
| Größe der Platte | 42 mm x 52 mm | Gewicht | 170 g |
| Plattengewindestift | 1/4 Zoll UNC | Befestigungsgewinde | 1/4 Zoll und 3/8 Zoll UNC |
| Artikel-Nr. | 02-114 | | |
| Hinweis | Im Lieferumfang des Aluminium-Dreibeinstativs 3S ist dieser Schnellwechseladapter enthalten. | | |

Der Stativtisch mit Geräteträger DuoSta ist auf der Vorderseite beschrieben.